

Présentation du produit NEOGEN®:

AccuPoint® Advanced Next Generation

Systeme complet de controle de l'hygiene



La nouvelle génération de contrôle de l'hygiène

Le nouvel AccuPoint® Advanced Next Generation (NG) de NEOGEN® est un système complet de contrôle de l'hygiène comprenant un instrument portable, des écouvillons innovants et un logiciel de gestion des données (Data Manager), conçu pour contrôler vos processus de nettoyage en mesurant l'adénosine triphosphate (ATP). Après avoir nettoyé votre environnement, mesurer la quantité d'ATP présente sur une surface ou dans des liquides vous permet de contrôler que vos processus de nettoyage ont été efficaces.

La prise de conscience mondiale au sujet de l'hygiène est en hausse et sera décisive pour les générations à venir. Que ce soit dans le secteur de la sécurité alimentaire, des soins de santé, de la vente au détail ou autre (la liste étant infinie), votre objectif est le même: assurer la sécurité de votre environnement et de vos clients.

Pour les fabricants de denrées alimentaires, vérifier qu'un environnement est propre est un processus vital pour la production. Que votre programme de surveillance environnementale (PSE) en soit à ses premiers stades de développement ou qu'il entame sa dixième année, AccuPoint Advanced NG peut rendre l'invisible visible. Fournir un ensemble de données fiable, cohérent et documenté afin d'assurer l'efficacité du nettoyage est essentiel pour divers programmes préalables, points de contrôle critiques ou contrôles préventifs.

AccuPoint Advanced NG est également idéal dans le milieu des soins de santé, réduisant le risque d'infections transmises par l'environnement. En contrôlant vos procédures de nettoyage, vous pouvez vous assurer de la propreté de votre environnement de soins de santé tout en réduisant le risque d'épidémie d'infections associées aux soins (IAS).

Qu'est-ce que l'ATP?

L'ATP est une molécule qui stocke et transfère de l'énergie dans presque tous les organismes vivants sur terre, même les humains. En exploitant cette science, notre instrument AccuPoint Advanced NG mesure la quantité d'ATP présente en utilisant des unités relatives de lumière (URL). Les seuils d'URL reposent sur des critères établis pour refléter des pratiques de nettoyage efficaces et peuvent être augmentés ou réduits en fonction de vos besoins. Lorsque vous contrôlez l'efficacité de votre nettoyage, moins il y a d'ATP, mieux c'est.

Tester votre environnement avec notre système permet de détecter avec précision tous les faibles niveaux de résidus d'ATP, même lorsqu'une surface semble visiblement propre, pour un contrôle fiable de votre nettoyage.



Un système complet de contrôle du nettoyage

Le lecteur

Lorsqu'il s'agit de contrôler le nettoyage, vous avez besoin d'appareils fiables et robustes pour faire le travail. Le nouveau lecteur AccuPoint Advanced NG est conçu de manière ergonomique avec une nouvelle fonction d'écran tactile conviviale qui fonctionne même avec des gants. En outre, cet instrument est équipé de bords caoutchoutés offrant une plus grande durabilité et minimisant les risques d'usure au fil du temps.

D'autre part, le transfert de données et de plans de site n'a jamais été aussi simple. Le lecteur AccuPoint Advanced NG permet un téléchargement rapide et facile des données, avec une gamme d'options de connectivité qui s'adapte à vos besoins. La technologie RFID (Radio Identification) exclusive à notre lecteur simplifie grandement le procédé de test. Le lecteur scanne les puces RFID et identifie automatiquement l'information liée aux groupes de test.

Le lecteur AccuPoint Advanced NG a été développé pour répondre vos besoins en terme de vérification du nettoyage :


- Fiable: il offre des résultats rapides et précis positifs, marginaux ou négatifs
- Portable: il est facile à utiliser et confortable à manœuvrer
- Robuste: il présente une durabilité accrue avec des bords en caoutchouc pour une protection sur site

Le lecteur AccuPoint Advanced NG a reçu la validation de l'AOAC PTM, une vérification externe effectuée par les meilleurs experts du secteur, qui ont rigoureusement vérifié que notre système produit des données cohérentes et fiables afin d'évaluer l'efficacité du programme de nettoyage.


Les écouvillons

AccuPoint Advanced NG simplifie le contrôle de l'hygiène grâce à son écouvillon de surface compétitif, le meilleur de sa catégorie. L'écouvillon à tête plate unique offre un contact de surface plus significatif, permettant de récupérer plus d'ATP, tout en traversant les biofilms et en exposant des bactéries qui seraient autrement difficiles à détecter. Tester la présence d'ATP dans des zones difficiles à atteindre peut

être une tâche très complexe qui peut parfois être négligée. Grâce à l'écouvillon AccuPoint Advanced Access, vous pouvez manœuvrer dans les zones difficiles à atteindre facilement. Le système est amélioré par un troisième écouvillon de test, destiné à être utilisé dans des échantillons liquides, comme les eaux de rinçage. Que vous testiez des surfaces ou des échantillons liquides, vous pouvez ainsi vous fier aux résultats que vous recevez.

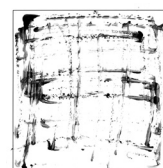

Échantillonnage avec écouvillon traditionnel

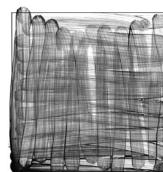

Échantillonnage avec écouvillon AccuPoint

Le logiciel

Ne vous contentez pas de recevoir des données, gérez-les. Le système AccuPoint Advanced NG ne se résume pas seulement à un instrument et à des écouvillons: vous bénéficiez également d'un accès à notre gamme de logiciels pour gérer vos données efficacement. Un logiciel conçu pour vous assister

- Créez plusieurs plans de tests de routine
- Rassemblez les résultats à des fins d'audit
- Recevez des recommandations basées sur les domaines problématiques

Le logiciel de gestion de données

Le logiciel de gestion de données est fourni en standard et représente un outil précis pour suivre et évaluer les résultats des données au fil du temps. Nous avons conçu le logiciel afin de faciliter la gestion de vos plans de test ainsi que vous faire gagner du temps et des efforts, tout en vous permettant de créer un enregistrement numérique de vos procédures de test et d'obtenir instantanément les informations requises pour les audits.

Details Report Summary Report Trends Report Rank Report																												
<input checked="" type="checkbox"/> Show Summary																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUMMARY</th> <th>TOTAL</th> <th>PASS</th> <th>MARGINAL</th> <th>FAIL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Records</td> <td>242</td> <td>175</td> <td>26</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Percent</td> <td>100%</td> <td>72.31%</td> <td>10.74%</td> <td>16.94%</td> </tr> </tbody> </table>														SUMMARY	TOTAL	PASS	MARGINAL	FAIL	Records	242	175	26	41	Percent	100%	72.31%	10.74%	16.94%
SUMMARY	TOTAL	PASS	MARGINAL	FAIL																								
Records	242	175	26	41																								
Percent	100%	72.31%	10.74%	16.94%																								
Omit	Area	Group	Site	Date Collected	Reading	Result	Description	Comment	User	TestType	Fail	Marginal	Date															
<input type="checkbox"/>	Sauce + dough	Sauce line	Line 1 CIP r	05/04/2021 03:21:54 PM	0	Pass			Andy	Surface	300	150	05/04															
<input type="checkbox"/>	Office		Chair	03/30/2021 12:13:25 PM	0	Pass			NONE	Surface	300	150	05/04															
<input type="checkbox"/>	Office		Keyboard	03/30/2021 12:08:29 PM	0	Pass			NONE	Surface	300	150	05/04															
<input type="checkbox"/>	Sauce + dough Roo	Sauce line	Floor by drain	03/05/2021 10:47:02 AM	4	Pass		RECLEAN RETEST	Alli	Surface	500	400	03/08															
<input type="checkbox"/>	Sauce + dough Roo	Dough Line	Main Belt Sample 1	03/05/2021 09:31:10 AM	1	Pass			Michelle	Surface	300	150	03/08															
<input type="checkbox"/>	Sauce + dough Roo	Dough Line	Main Belt Sample 1	03/05/2021 09:30:35 AM	378	Fail		DIRTY	Michelle	Surface	300	150	03/08															
<input type="checkbox"/>	Sauce + dough Roo	Sauce line	Floor by drain	03/05/2021 09:30:02 AM	374	Pass			Michelle	Surface	500	400	03/08															
<input type="checkbox"/>	Sauce + dough Roo	Sauce line	Drain	03/05/2021 09:29:12 AM	383	Fail			Ben	Surface	300	150	03/08															
<input type="checkbox"/>	Prep and packing	Packing	Pack Station 3	02/14/2021 05:08:12 PM	31	Pass			Andy	Surface	400	200	03/02															
<input type="checkbox"/>	Prep and packing	Packing	Pack Station 2	02/14/2021 05:07:43 PM	32	Pass			Andy	Surface	400	200	03/02															
<input type="checkbox"/>	Prep and packing	Packing	Pack Station 1	02/14/2021 05:07:15 PM	24	Pass			Andy	Surface	400	200	03/02															
<input type="checkbox"/>	Prep and packing	Prep	Prep Station 3	02/14/2021 05:06:50 PM	23	Pass			Andy	Surface	81	80	03/02															
<input type="checkbox"/>	Prep and packing	Prep	Prep Station 2	02/14/2021 05:06:25 PM	22	Pass			Andy	Surface	81	80	03/02															
<input type="checkbox"/>	Prep and packing	Prep	Prep Station 1	02/14/2021 05:06:00 PM	17	Pass			Andy	Surface	400	200	03/02															

Total Number of Results: 242													
Page Size: 242 **Page 1 of 1**													

Support Technique

Nos équipes des services clientèle et technique sont prêtes à vous aider. Forts de nos nombreuses années d'expérience, nous sommes à vos côtés à chaque étape du processus, que ce soit pour répondre à vos questions en matière d'intégration ou pour délivrer des certificats de formation destinés aux auditeurs.

Matériel inclus dans le kit AccuPoint Advanced NG:

N° de pièce	Description
9904A, 9904E, 9904P	Appareil de contrôle du nettoyage AccuPoint Advanced NG
9617-USB2	Clé USB contenant le guide de l'utilisateur et le logiciel Data Manager d'AccuPoint Advanced
9918	Câble USB de données et d'alimentation
1232-2	Guide de référence rapide
9916	Étui avec bandoulière et porte-écouvillon
9919	Chargeur mural*
9919E	Plaques avant de chargeur mural — Royaume-Uni et Union européenne

*Remarque: un seul jeu de plaques avant par kit, selon la région

Accessoires et articles disponibles à l'achat:

N° de pièce	Description
9905	Écouvillons AccuPoint Advanced surface pour la détection de l'ATP (100 écouvillons)
9906	Écouvillons AccuPoint Advanced water pour la détection de l'ATP (100 écouvillons)
9907	Écouvillons AccuPoint Advanced access pour la détection de l'ATP (100 écouvillons)
9619	Kit de référence ATP
9611	Rallonge d'écouvillon AccuPoint
9612-2	Tampons de nettoyage AccuPoint NG (5 tampons)
9912	Kit eControl AccuPoint Advanced NG
9916	Étui avec bandoulière et porte-écouvillon
9918	Câble USB de données et d'alimentation
9919	Chargeur mural
9919E	Plaques avant de chargeur mural — Royaume-Uni et Union européenne
9633	Puces RFID AccuPoint Advanced (10 puces)
9603	Panneaux RFID avec puces intégrées (5 panneaux)

Votre partenaire de nettoyage de confiance

NEOGEN est un leader mondial de la sécurité alimentaire et animale depuis 1982, et nos experts techniques ont acquis plus de 28 ans d'expérience au service de personnes telles que vous. Avec une assistance mondiale, nous sommes disponibles pour vous aider chaque fois que vous en avez besoin, grâce à notre gamme de plateformes d'assistance.

La formation et le dépannage à distance sont disponibles via LabLive, un service de formation gratuit, personnalisé et interactif. Échangez vos questions contre des réponses pendant que nos spécialistes de produits compétents vous guident à travers l'ensemble du processus, des requêtes de configuration à la formation, en passant par le dépannage et les importantes techniques d'analyse. Nous vous enverrons même une webcam portable que vous pourrez utiliser afin de démontrer vos compétences pour la certification ainsi que pour un dépannage avec nos experts.

N'oubliez pas de consulter notre centre d'informations, NeoCenter™, disponible sur la page d'accueil de notre site Web. Vous y trouverez des vidéos pratiques utiles, des communiqués de presse détaillés, des blogs intéressants et bien plus encore !



Webinaires et ateliers

Tout au long de l'année, nous organisons de nombreux webinaires et ateliers sur le nettoyage dans le monde entier pour aller plus loin et vous offrir des démonstrations de solutions, des connaissances d'experts et une assistance pour vos secteurs. Pour en savoir plus, inscrivez-vous en ligne à notre newsletter afin d'être informé des événements à venir.

Nous savons que votre travail est important et nous sommes fiers de vous soutenir à chaque étape du processus. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation: nos équipes du service client et des services clientèle et technique se feront un plaisir de vous aider.